

仪器设备共享管理平台新增仪器流程图

1

用仪器管理员的账户登录，进入系统管理中的**仪器管理**。

2

点击**新增**，填写新增仪器基本信息，然后点击**确定**。其中“*”为必填项目，并确认“是否刷卡”。

The screenshot displays the 'Instrument Management' (仪器管理) interface in a Windows Internet Explorer browser. The page title is '仪器管理 - Windows Internet Explorer'. The URL is 'http://caslims.cas.cn/apparatus_seam/manage/apparatusManage/apparatusManage.seam?c...'. The browser's address bar shows '中国科学院化学研究所' and '仪器管理'. The page header includes the logo of the Chinese Academy of Sciences (中国科学院) and the title '仪器设备共享管理平台'. The user is logged in as 'ic丁丽萍1 (仪器操作员) [安全退出]'. The main navigation bar contains icons for '信息查阅', '检测预约', '审核分析', '采购维修', '工作状况', '仪器状况', '系统管理', and '流程设置'. The '系统管理' icon is highlighted. Below the navigation bar, there is a search bar and a '新增' (Add) button, which is circled in red. The '新增' button is located in the top right corner of the page. The main content area shows the '新增仪器基本信息' (Add New Instrument Basic Information) form. The form contains various input fields for instrument details, including '编号 (+ARP)', '仪器名称', '经销商', '国别', '预约审核人员', '仪器开放开始时间', '人民币价值 (元)', '总值', '放置地点', '是否刷卡', '仪器出厂编号', '仪器型号', '制造商名称', '经办领用人', '购置时间', '仪器开放结束时间', '外币额', '外币单位', '是否合购', '合购单位', '授权使用人', and 'IP地址'. The '是否刷卡' field has radio buttons for '是' (Yes) and '否' (No), with '否' selected. The '是否合购' field has radio buttons for '是' (Yes) and '否' (No), with '否' selected. The '人民币价值 (元)' field is set to '0.0', and the '外币额' field is also set to '0.0'. The '外币单位' dropdown menu is set to '美元'. The '是否刷卡' field is circled in red.

3

进入**标准管理**，点击**新增**，填写仪器标准管理（其中标准号、标准名称为**必填项**），然后**确定**。

同理，依次进入**分析项目管理**、**价格管理**、**工作日管理**进行填写。



4

回到**仪器管理**，点击该仪器**操作栏**中的**修改仪器信息**，查看**基本信息**和**项目标准管理**出现如右图所示即可。

分析测试中心
丁丽萍整理

The screenshot displays a web application interface for instrument management. The top navigation bar includes '首页 > 系统管理 > 仪器管理' and buttons for '查询', '新增', '刷新', and '导出'. The left sidebar contains a menu with '仪器管理', '标准管理', '分析项目管理', '价格管理', and '工作日管理'. The main content area is titled '仪器管理' and shows a table of instruments. The table has columns for '仪器名称及型号', '使用记录', '工作日志', '共享状态', '预约类型', '预约形式', '最近刷卡日期', and '操作'. The selected instrument is '傅立叶红外光谱仪 (刷卡) (纳米区域中心)[TENSOR-27]'. The '操作' column for this instrument has a button labeled '2 修改仪器信息' circled in red. Below the table, there are three tabs: '基本信息', '仪器随机文档', and '仪器校准记录'. The '基本信息' tab is selected and circled in red. It shows fields for '编号 (+ARP): *' (value: ic2002727), '仪器名称: *' (value: 傅立叶红外光谱仪 (刷卡) (纳米区:), '经销商: *' (value: 布鲁克光谱仪器公司), '仪器出厂编号: *' (value: 322W412Y3100), '仪器型号: *' (value: TENSOR-27), and '制造商名称: *' (value: 德国BRUKER). Below this, there are two more tabs: '仪器主要配件' and '项目标准信息'. The '项目标准信息' tab is selected and circled in red. It shows a table titled '傅立叶红外光谱仪 (刷卡) (纳米区域中心) 项目标准信息' with columns for '样品形态', '分析项目名称', '前处理标准', '前处理类型', '分析项目标准', '启用', and '操作'. The table contains five rows of data. At the bottom, there is a pagination bar with '首页', '上一页', '下一页', '尾页', '共5条记录', '每页 20 条页次: 1/1页', and '跳到第: 1 页'.

仪器名称及型号	使用记录	工作日志	共享状态	预约类型	预约形式	最近刷卡日期	操作
0[11]	使用记录	工作日志	不共享	时间预约	必须预约		
npsn[11]	使用记录	工作日志	不共享	时间预约	必须预约		
超薄切片机[UC6 & FC6]	使用记录	工作日志	所共享	项目预约	可不预约		
傅立叶红外光谱仪 (刷卡) (纳米区域中心)[TENSOR-27]	使用记录	工作日志	院共享	时间预约	必须预约	2012-11-15	2 修改仪器信息
傅立叶拉曼光谱仪 (刷卡) (物质区域中心)[RFS100/S]	使用记录	工作日志	院共享	时间预约	必须预约		

样品形态	分析项目名称	前处理标准	前处理类型	分析项目标准	启用	操作
固态	红外光谱测试	用户指定	时间计费	用户指定	☑	
固态	红外光谱测试	用户指定	时间计费	操作规程	☑	
固态	中红外单次衰减全反射测试(ATR)	用户指定	时间计费	操作规程	☑	
固态	中红外漫反射测试	用户指定	时间计费	操作规程	☑	
固态	中红外漫反射测试	用户指定	时间计费	操作规程	☑	